

MICROLINKS TECHNOLOGY CO.,LTD.

# ソフトウェアガイド

---

## プログラムのインストール説明

2011/07/20 Update Ver. 2.6A

## 目次

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. 附属CDをPCのCDドライブに挿入してください..... | 3  |
| 2. アプリケーションインストール&アンインストール..... | 4  |
| 2.1 アプリケーションインストール.....         | 4  |
| 2.1.1 インストールの開始.....            | 4  |
| 2.1.2 アプリケーションのウィザードへようこそ.....  | 4  |
| 2.1.3 インストール先の選択.....           | 5  |
| 2.1.4 インストール中.....              | 5  |
| 2.1.5 インストールの完了.....            | 6  |
| 2.1.6 インストールの完了後.....           | 6  |
| 2.2 アプリケーションのアンインストール.....      | 6  |
| 2.2.1 アンインストールの選択.....          | 6  |
| 2.2.2 アンインストールの確認.....          | 7  |
| 2.2.3 アンインストール中.....            | 7  |
| 2.2.4 アンインストールの完了.....          | 7  |
| 3. 駆動プログラムのインストール&アンインストール..... | 8  |
| 3.1 駆動プログラムのインストール.....         | 8  |
| 3.1.2 駆動プログラムのウィザードへようこそ.....   | 9  |
| 3.1.3 インストール中.....              | 9  |
| 3.1.4 インストールの完了.....            | 9  |
| 3.1.5 インストールの完了後.....           | 10 |
| 3.2 駆動プログラムのアンインストール.....       | 11 |
| 3.2.1 アンインストールの準備中.....         | 11 |
| 3.2.2 アンインストールの確認.....          | 11 |
| 3.2.3 アンインストール中.....            | 12 |
| 3.2.4 アンインストールの完了.....          | 12 |

## 1. 附属CDをPCのCDドライブに挿入してください

本製品は付属品のマニュアル&ソフトウェアCDを提供します、CDは紛失（若しくは損傷）した場合は、<http://www.vitiny.com> からダウンロードして下さい。インストール方法は以下のステップの順番で従ってインストールしてください。

- ステップ1：附属CDをPCのCDドライブに挿入してください
- ステップ2：アプリケーションインストール（2.1を参考して下さい）
- ステップ3：駆動プログラムのインストール（3.1を参考して下さい）

使用者はアプリケーションと駆動プログラムを削除したい場合は、次のステップの順番で従って進んで下さい。

- ステップ1：アプリケーションのアンインストール（2.2を参考して下さい）
- ステップ2：駆動プログラムのアンインストール（3.2を参考して下さい）

附属CDをPCのCDドライブに挿入すると、PCは自動的に読み込み下記のインストールメニューが画面に表示されます。



図 1-1 インストールメニュー

インストールメニューが画面に表示されない場合は、「スタート」—「マイコンピュータ」からステップの順番で従ってインストールしてください。



図 1-2 オートランアイコン

## 2. アプリケーションインストール&アンインストール

図 1-1「アプリケーションインストール」をクリックして画面の指示に従ってインストールしてください。

### 2.1 アプリケーションインストール

#### 2.1.1 インストールの開始

「アプリケーションインストール」をクリックしてから（図 2-1）「Please Select a Language」メニューが出て来ます（図 2-1 のように）。ここでは使用言語を選択してください。取り消しする場合は「Cancel」をクリックしてください。そのままの場合は「OK」をクリックしてください。



図 2-1 言語の選択メニュー

#### 2.1.2 アプリケーションのウィザードへようこそ

使用言語を決めてから図 2-2 の設定ウィザードに入ります。続けるには「次へ」をクリックしてください。取り消しする場合は「キャンセル」をクリックしてください。

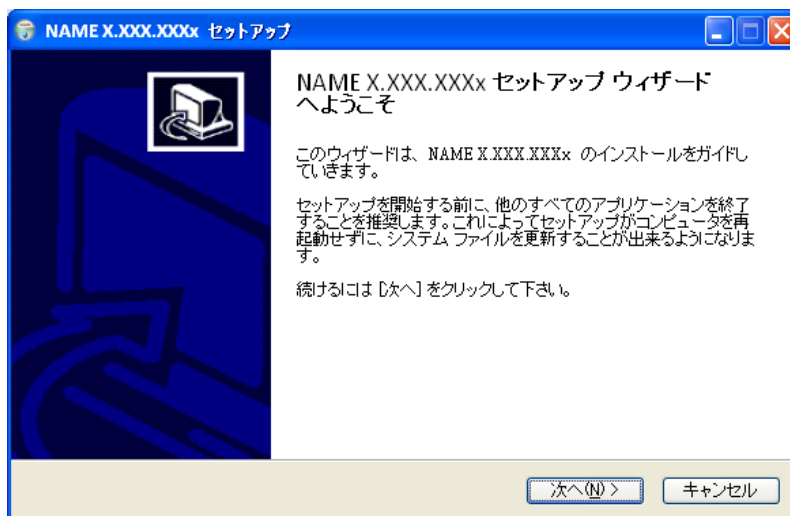


図 2-2 ウィザードへようこそ

2.1.3 インストール先の選択

「次へ」をクリックすると、図 2-3 のインストール先の選択画面に入ります。インストール先を変更する場合は、「参照」をクリックして変更してください。新しいインストール先を決めてからインストールが始まってください。

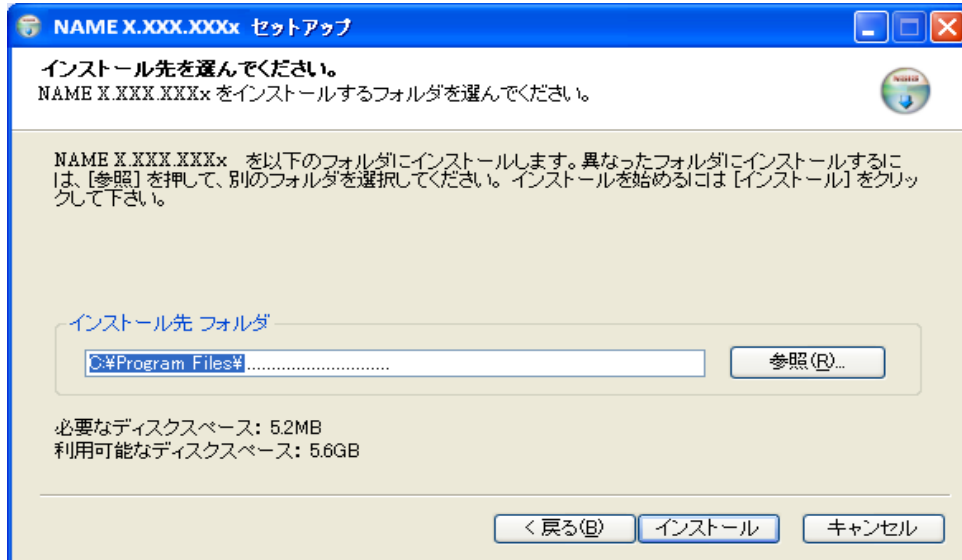


図 2-3 インストール先の選択

2.1.4 インストール中

インストール開始後、プログラムが自動的に働きます。ファイルは指定された場所に保存されます。図 2-4 はインストール中のイメージです。

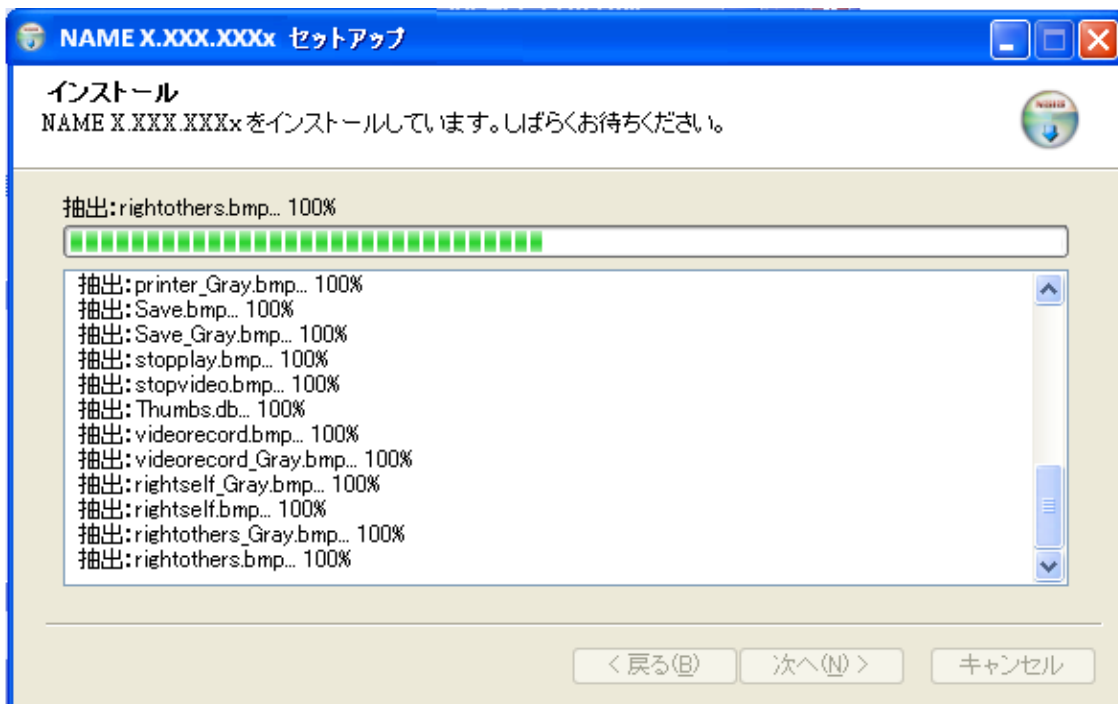


図 2-4 インストール中

### 2.1.5 インストールの完了

下記の図 2-5 はインストール完成のイメージです。「完了」をクリックしてインストールが完了します。

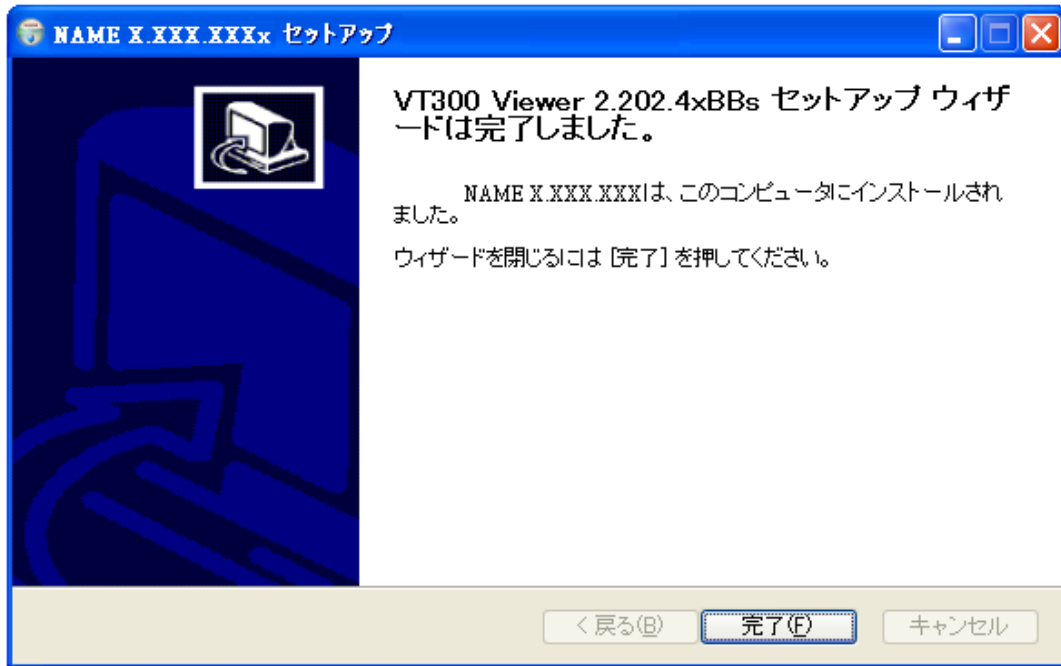


図 2-5 インストールの完了

### 2.1.6 インストールの完了後

インストール完了後、図 2-6 のアイコンが PC のテーブルに表示されます。



図 2-6 アプリケーションのアイコン

若しくは「スタート」—「すべてのプログラム」—「MicroLinks Technology」(図 2-7) から也可以使用できます。

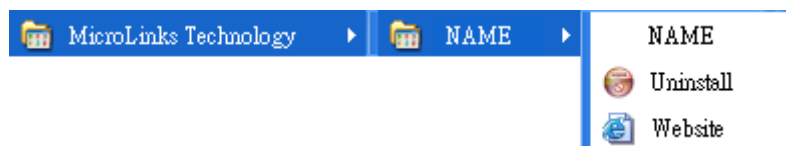


図 2-7 プログラムの場所

## 2.2 アプリケーションのアンインストール

### 2.2.1 アンインストールの選択

応用プログラムのアンインストールは (図 2-8) 「スタート」—「すべてのプ

プログラム」—「Microscope Technology」から「Uninstall」の順番で従って進んで下さい。

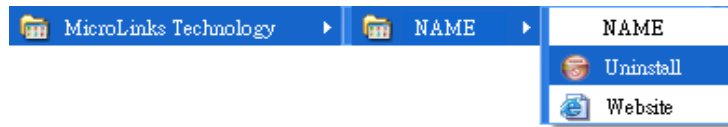


図 2-8 アンインストールのアイコン

### 2.2.2 アンインストールの確認

アンインストールを実行の確認メニューです。(図 2-9)

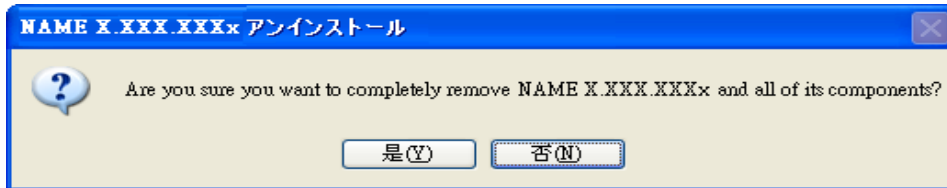


図 2-9 アンインストールの確認メニュー

### 2.2.3 アンインストール中

図 2-10 はアンインストール中のメニューです。

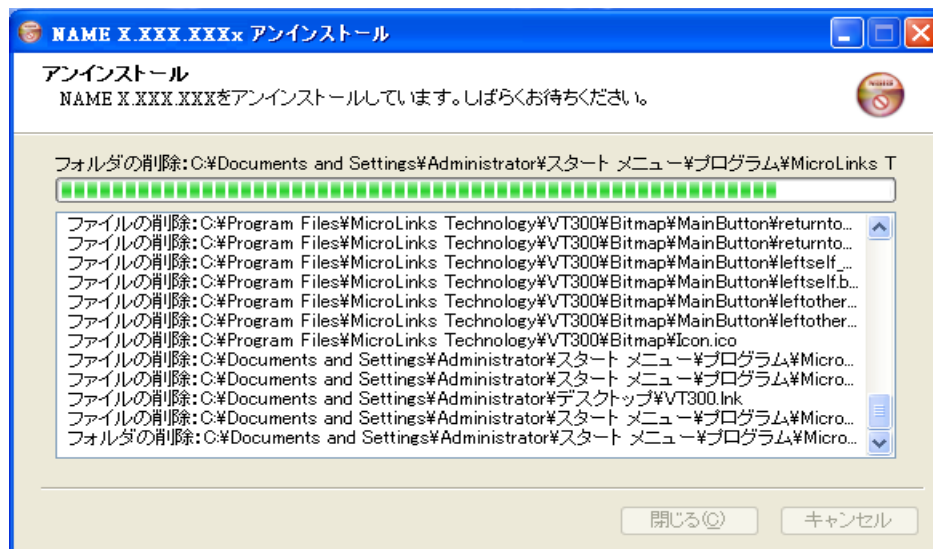


図 2-10 アンインストール中

### 2.2.4 アンインストールの完了

下記の図 2-11 のように応用プログラムの削除が成功したメニューです。



図 2-11 アンインストールの完了

### 3. 駆動プログラムのインストール&アンインストール

駆動プログラムのインストールの必要ではないですが、駆動プログラムのインストールすると応用プログラムの使用できます。注意：駆動プログラムのインストール前に、カメラ本体と PC を繋がって下さい。本体と PC を繋がらない場合はインストールできません。

#### 3.1 駆動プログラムのインストール

##### 3.1.1 駆動プログラムの準備

図 1-1 「駆動プログラムインストール」をクリックして画面の指示に従ってインストールしてください。クリックする時、本体と PC を繋がらない場合は図 3-1 のメニューが表示されます、「OK」をクリックして、本体と PC を繋がる状態を確認してから、再操作して下さい。注意：本体と PC を繋がる時、付属した USB ケーブルを使用して下さい。延長コードを使用しないで下さい。



図 3-1 本体と PC 繋がる状態を確認できない

カメラ本体と PC を繋がって駆動プログラムのインストールする時、図 3-2 のインストールの準備中のメニューが表示されます。キャンセルの場合は「キャンセル」ボタンをクリックして下さい。

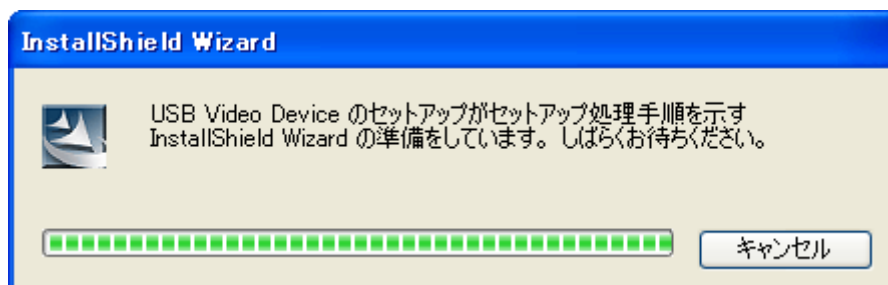


図 3-2 インストール準備中



### 3.1.2 駆動プログラムのウィザードへようこそ

図 3-2 は駆動プログラムのウィザードメニューです。指示に従ってインストールして下さい。



図 3-3 駆動プログラムのウィザードメニュー

### 3.1.3 インストール中

図 3-5 は駆動プログラムのインストール中のメニューです。中止する場合は、「キャンセル」をクリックしてください。

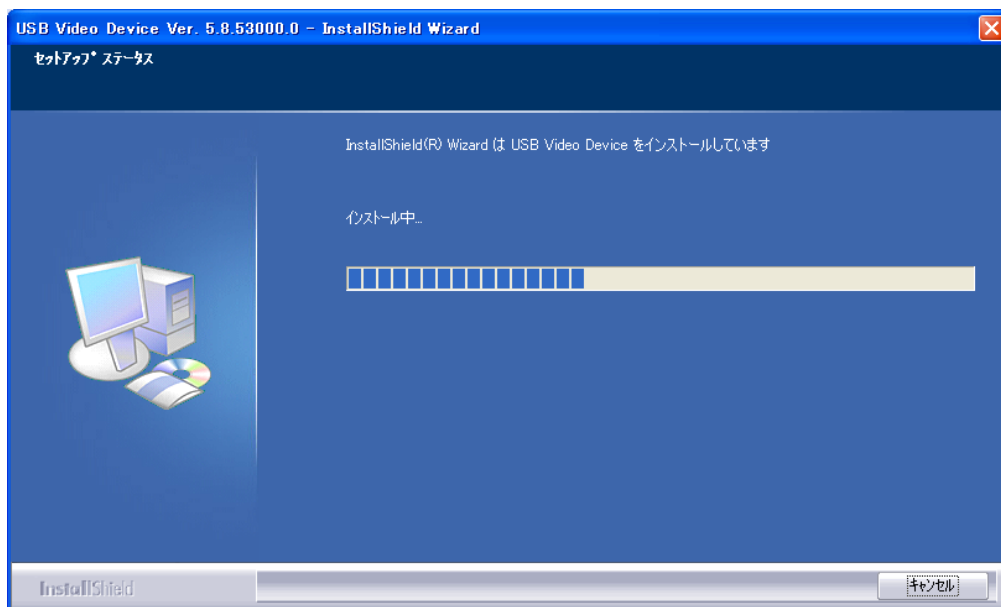


図 3-4 駆動プログラムのインストール中のメニュー

### 3.1.4 インストールの完了

最後に、駆動プログラムのインストールを完了します。図 3-6 のように、「完了」をクリックして、インストールをは完了となります。



図 3-5 駆動プログラムのインストールを完了

### 3.1.5 インストールの完了後

インストールの完了後、PC の右下にカメラのアイコンを表示されます（図 3-6）。スタート — 「すべてのプログラム」 — 「USB Video Driver」 から也可以使用できます（図 3-7）。



図 3-6 PC の右下にカメラのアイコン



図 3-7 駆動プログラムの場所

カメラは図 3-7 の AMCap ソフトウェアが使用できます。しかし、AMCap は簡単な機能を提供できます、画像の編集と処理との機能は提供していません。

### 3.2 駆動プログラムのアンインストール

「スタート」—「すべてのプログラム」—「USB Video Driver」から顕微鏡のアンインストールのアイコンを選択できます。(図 3-8 のように)



図 3-8 アンインストールのアイコン

#### 3.2.1 アンインストールの準備中

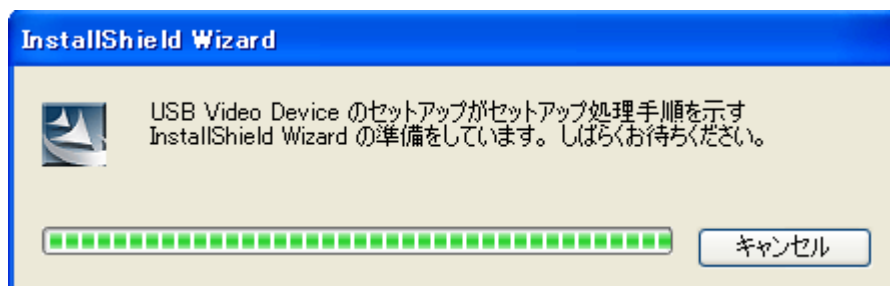


図 3-9 アンインストールの準備中

#### 3.2.2 アンインストールの確認

アンインストールを実行の確認メニューです。(図 3-10)

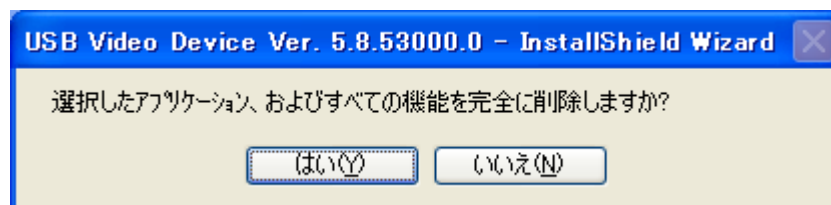


図 3-10 アンインストールの確認

### 3.2.3 アンインストール中

図 3-11 はアンインストール中のメニューです。

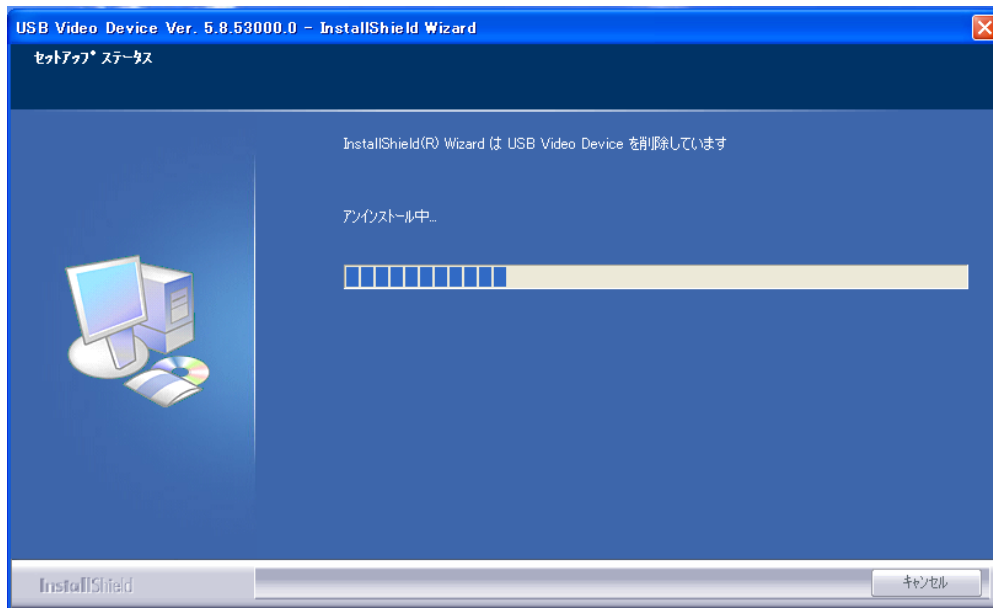


図 3-11 アンインストール中

### 3.2.4 アンインストールの完了

駆動プログラムのアンインストールを完了します。「完了」をクリックしてプログラムを終了します。(図 3-12)



図 3-12 アンインストールを完了